

說明：

無菌袋使用方法



請按照步驟作喔！

	<p>1 以火烤或70%酒精消毒出水口。</p>		<p>5 於三水約分置方裝量三口下盛樣的袋口處水子。再將水分，袋二再出公樣為之。</p>
	<p>2 接著打開水源中出管線先行排出滯留水【約30秒】。</p>		<p>6 拉住袋緣兩側以鐵絲合閉袋口。</p>
	<p>3 沿著無菌袋上開封套的開線。</p>		<p>7 連個三分品快整至部樣緣翻二留利。拉住無菌袋保以【開合空混】。</p>
	<p>4 旁膠口切，袋型袋側觸染菌短開內碰污無色拉線手免拿白，袋以避手之條【勿以】。</p>		<p>8 鐵或旋成正擠側折後完品免兩反錯樣樣避口內交採將且。袋往央【請，將絲中緊後放壓】。</p>

